


HWS-Filterhalter Anwendungshinweise

Sehr geehrte(r) Anwender(in),
bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Anwendung der HWS - Glasfrittenhalter.

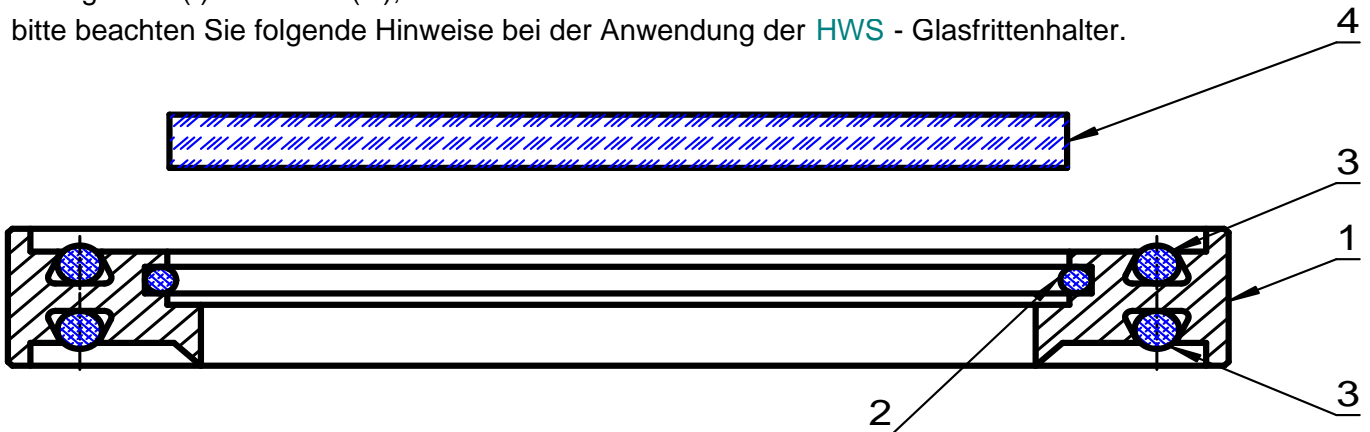

Einsatz als Glasfrittenhalter*:

Versuchen Sie niemals die Glasfritte in kaltem Zustand in den Halter einzubauen.
Der O-Ring (2) und ggf. die Filterplatte kann dabei beschädigt werden.
Legen Sie bitte zuerst den kompletten Frittenhalter (2) mit den montierten O-Ringen in einen Wärmeschrank. Erhitzen Sie den Halter auf eine Temperatur zwischen 100°C und 200°C.

Vorsicht Verbrennungsgefahr! Montieren Sie nun mit geeigneten Schutzhandschuhen die Glasfritte (4). Sie muss sich leicht in den Halter einlegen lassen. Beim Abkühlen wird dann die Glasfritte von dem O-Ring (2) geklemmt und abgedichtet. Der Ausbau erfolgt analog zum Einbau.

Austausch der O-Ringe:

Der innere O-Ring (2) kann leicht gewechselt werden, da er nur lose in die Nut eingelegt ist. Zum Auswechseln der O-Ringe (3), die zum Glasflansch hin abdichten, stechen Sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand leicht schräg in den entsprechenden O-Ring hinein und ziehen ihn mit dessen Hilfe ein kleines Stück aus der Trapeznut heraus. Achten Sie darauf die Nutflanken und den Nutgrund nicht zu beschädigen. Anschließend kann der O-Ring leicht mit der Hand komplett aus der Nut entfernt werden.

Der neue O-Ring kann nach dem Reinigen der Trapeznut von Hand in die Nut eingebaut werden. Hierfür sind keine Hilfsmittel notwendig.

* Es können auch Filterscheiben aus anderen Werkstoffen verwendet werden, z.B. PTFE, Edelstahl etc.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, steht Ihnen unser Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.